


Εξουδετέρωση

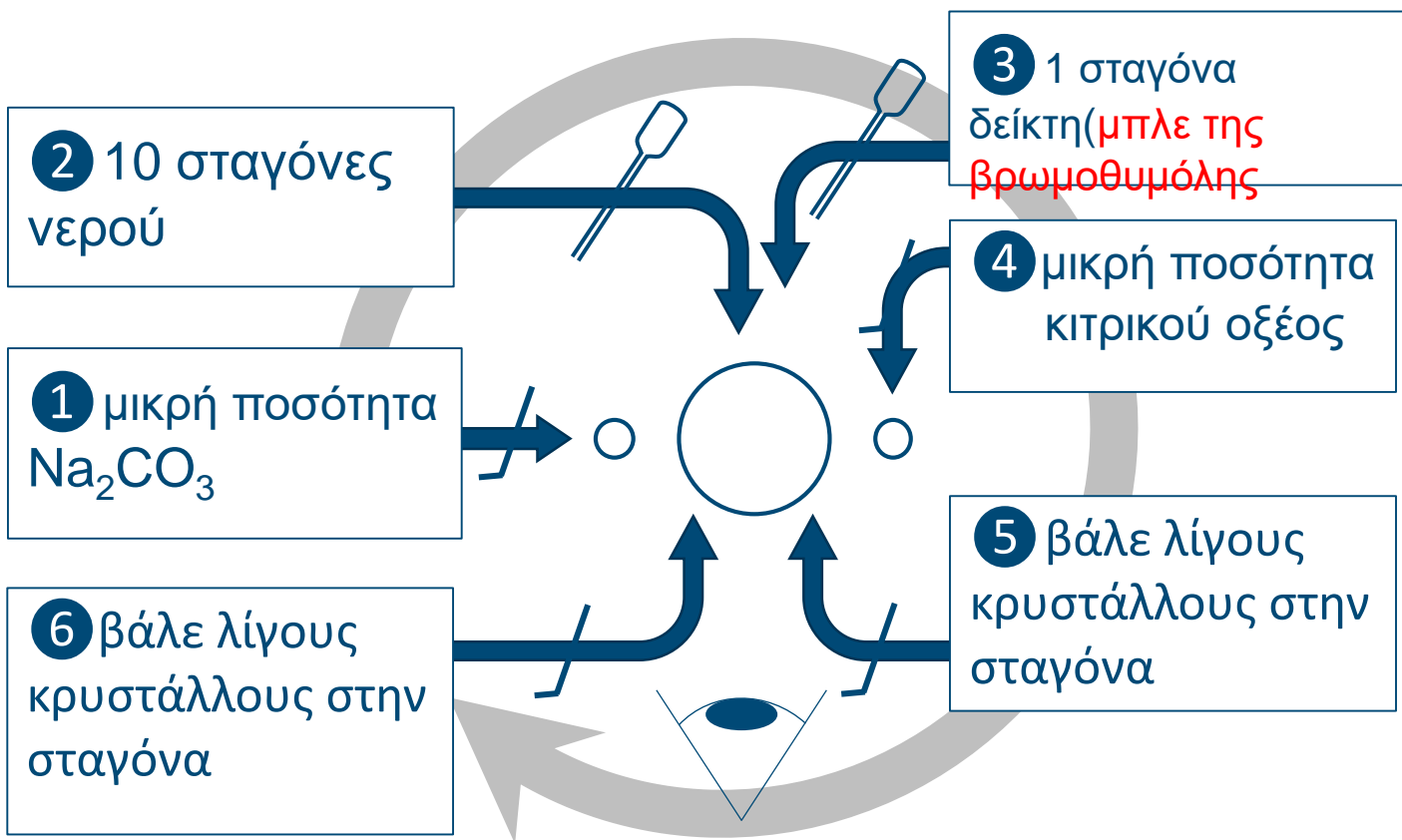

1. Προσθέστε μερικούς κρυστάλλους ανθρακικού νατρίου στον αριστερό μικρό κύκλο.
2. Προσθέστε μερικούς κρυστάλλους κιτρικού οξέος στο δεξιό μικρό κύκλο.
3. Προσθέστε 10 σταγόνες νερό στον μεγάλο κεντρικό κύκλο.
4. Προσθέστε 1 σταγόνα διαλύματος δείκτη στην κεντρική σταγόνα νερού.
5. Σπρώξτε προσεκτικά τους κρυστάλλους στις άκρες της σταγόνας του νερού.
6. Παρατηρήστε τη διάλυση των κρυστάλλων, την αλλαγή στο χρώμα του δείκτη και το σχηματισμό φυσαλίδων διοξειδίου του άνθρακα.

